



Adres: Ostad Motahari Caddesi, Mofatteh Caddesi sonrası, Jahantab Caddesi, Naghdi Caddesi, No:12, Kat:1 Tahran-İran

Posta kodu:1576635714 Posta kutusu:15875-9483 Faks:+98 21 88765561 /+98 21 88767159

Tel: 88765847 - 88765915 - 88545922-9

info@medpip.com

www.medpip.com

✉ @poleideal

@@poleideal

☎ +98 912 334 0197

🌐 Pole Ideal Pars Co.



Plastik otomatik pipet ve büret yıkayıcısı

Pipetler ve büretlerin hızlı ve güvenli bir şekilde yıkanması

P.I.P. Plastik otomatik pipet ve büret yıkayıcısı, polipropilenden yapılmış olup pipetler ve büretlerin hızlı yıkanması için idealdir. Bu cihaz, pipet/büret yıkayıcısı, sepet ve kavanoz dahil olmak üzere üç ana parçadan oluşmaktadır. Su ağızlığı cihazın üst kenarına yerleştirilmiştir ve su yukarıdan pipet/büretlere akar, bu da kirli suyun giriş akışına dönmesini önler. Yıkama işlemi sırasında, cihazın içindeki su belirli bir yüksekliğe ulaştıktan sonra tamamen otomatik olarak tabandaki kanaldan boşaltılır. Bu işlem sırasında, cihaz yeniden suyla doldurulur. Yıkama sepeti, pipetleri / büretleri sabit tutmak ve ayrıca kırılma riskini azaltmak amacıyla yıkama sırasında

hareketi kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Yıkama kavanozu, yıkama işlemini iyileştirmek için su ve temizleme çözeltilerinde yıkanmadan önce pipetleri / büretleri daldırmak ve ıslatmak için tasarlanmıştır. Plastik otomatik pipet ve büret yıkayıcısı, laboratuvarlarda yaygın olan çoğu asit ve kimyasallara karşı dayanıklıdır.

* Pipetlerinin / büretlerin ıslatılması zaman alıcı bir işlem olduğundan, yıkama işlemini hızlandırmak için birden fazla kavanoz ve sepet hazırlanması tavsiye edilir, böylece bir sepet cihazın içindeyken, aynı anda kavanozlarda birden fazla pipet / büret yıkamaya hazırlanır.

GS1 kodu	Model	Boyutlar (mm)
6260807502198	büret yıkayıcısı	Çap: ϕ 170 Yüksekliği:990
6260807502204	Pipet yıkayıcısı	Çap: ϕ 170 Yüksekliği: 734
6260807502143	Kavanoz (uzun)	Çap: ϕ 162 Yüksekliği: 650
6260807502150	Kavanoz (Orta boy)	Çap: ϕ 162 Yüksekliği: 503
6260807502167	Kavanoz (kısa)	Çap: ϕ 125 Yüksekliği: 250
6260807502181	sepet	Çap: ϕ 145 sepet Yüksekliği: 300 toplam yükseklik: 497
6260807502174	uzun saplı sepet	Çap: ϕ 145 sepet Yüksekliği: 300 toplam yükseklik: 648
6260807502136	sepet için uzatma kolu	uzunluk: 300



Paslanmaz çelik otomatik pipet yıkayıcısı

Pipetlerin hızlı ve güvenli bir şekilde yıkanması

P.I.P. paslanmaz çelik otomatik pipet yıkayıcısı, çeşitli pipetler ve uzunluğu en fazla 600 mm olan bazı büretlerin yıkanması için uygundur ve paslanmaz çelikten yapılmıştır. Bu yıkayıcı, pipetlerin saklanması için zarar görme veya kırılmalarını önleyen hareketli bir sepete sahiptir. Bu cihaz, su basıncı ile orantılı şekilde

çalışır ve su sürekli olarak pipetlerin arasında akar. Ayrıca cihazın içindeki su otomatik olarak boşaltılır. P.I.P. pipet yıkayıcısı laboratuvarlarda yaygın olan çoğu asit ve kimyasallara karşı dayanıklıdır. Paslanmaz çelik pipet yıkayıcısını görüntülemek için 105 sayfasına bakınız.



GS1 kodu	Boyutlar (mm)	Ağırlık
6260807500743	Yükseklik: 780 Açıklık Çapı: ϕ 165 Alt Çap: ϕ 285	3750 g



Plastik yıkama kavanozu

Tıbbi ve laboratuvar ekipmanlarının güvenli bir şekilde yıkanması

Tıbbi, cerrahi ve laboratuvar ekipmanlarının yıkanması ve her türlü konatminasyonun temizlenmesi çok önemli ve kaçınılmaz bir işlemdir. Çünkü uygunsuz yıkama ve konatminasyonun temizlenmemesi, test sonuçları ve dolayısıyla hastanın tedavi süreci üzerinde onarılamaz olumsuz etkilere yol açabilir. Bu ekipmanlar uygun zamanda durulamak üzere kullanımdan hemen sonra su veya yıkama sıvısı içeren kavanozlara yerleştirilmelidir.

P.I.P. yıkama kavanozları, çeşitli boyutlardaki

ekipmanların yıkanması için dört boyutta üretilir. Polipropilenden yapılmış olan bu kavanozlar, laboratuvarlarda yaygın olan çoğu asit ve çözücülere karşı dayanıklıdır.

*Pipet ve diğer laboratuvar malzemelerinin yıkama sürecinin hızlandırılması ve kolaylaştırılması amacıyla, su, distile su, asidik çözeltiler ve yıkama sıvısı ile yıkamak için, birden fazla kavanozun kullanılması tavsiye edilir.

GS1 kodu	Model	Derinlik (mm)	Boyutlar (mm)	Uygulama
6260807502723	S	230	ϕ 128 x 265	Cerrahi aletlerinin yıkanması (Forseps, klamp vb.)
6260807502730	M	385	ϕ 128 x 420	Pipetler, termometreler, aletlerin yıkanması vb.
6260807502747	L	535	ϕ 128 x 570	Pipetler, büretler, aletlerin yıkanması vb.
6260807502754	XL	705	ϕ 128 x 740	Büretlerin yıkanması

